



## **FG/5KSJ CELLA DI KRAMER A 5 LAME**

FG-5KSJ cella di Kramer ideale per eseguire prove di compressione, estrusione e taglio di prodotti sfusi composti da più elementi come frutta e verdura, fagioli, legumi, piselli, cereali. Questa cella ha il dispositivo superiore a 5 lame parallele in acciaio.

- **Carico massimo: 500N**
- **Richiede il tavolino di base**

---

**Categorie:** [Lloyd Instruments](#), [Morsetti](#), [Per prove alimentari](#)

## **PRODUCT DESCRIPTION**

### **FG/5KSJ cella di Kramer a 5 lame**

FG-5KSJ cella di Kramer a 5 lame usata principalmente per prove di compressione, estrusione e taglio di prodotti sfusi composti da più elementi come frutta e verdura, fagioli, legumi, piselli, cereali. Questa cella di Kramer è composta da un dispositivo superiore a 5 lame parallele in acciaio guidate all'interno del contenitore rettangolare inferiore, dotato di vetro in perspex anteriore, attraverso delle scanalature guida. Una volta montati i dispositivi, la prova avviene facendo scendere lentamente il dispositivo superiore fino ad allineare le lame alle guide per ridurre al minimo l'attrito con lo slot. Subito dopo si rialza il dispositivo superiore per l'inserimento del campione nel contenitore (riempire al 50%). Il campione viene tagliato, compresso ed estruso attraverso le aperture del fondo ed il software analizza il valore di forza media.