


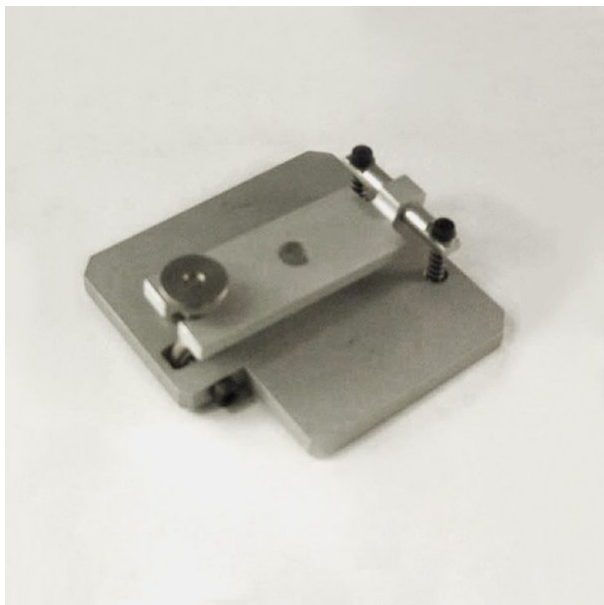

FG/CHJ DISPOSITIVO BLOCCA PROVINO

FG-CHJ dispositivo usato per tenere fermi piccoli campioni come dolciumi o biscotti che possono fratturarsi o che possono necessitare di essere premuti verso il basso per evitare una corsa di ritorno.

- **Carico massimo: 500N**
- **Richiede il tavolino di base**

Categorie: [Lloyd Instruments](#), [Morsetti](#), [Per prove alimenti](#)

PRODUCT DESCRIPTION

FG/CHJ dispositivo blocca provino

FG-CHJ dispositivo usato per tenere fermi piccoli campioni che possono fratturarsi o che possono necessitare di essere premuti verso il basso per evitare una corsa di ritorno. Si compone di un piano di base con inserto corredato di un morsetto per bloccare il provino con un'altezza max di 10 mm provvisto di un foro centrale di 10 mm che consente il passaggio di una sonda per la penetrazione (le sonde devono essere ordinate separatamente).

Per eseguire la prova, montare il dispositivo sul tavolino di base della macchina, collegare una sonda direttamente alla cella di carico (diametro massimo 9mm), allentare il bullone di fermo della piastra superiore e sollevarla fino a esporre la base inferiore, posizionare il campione al centro del piatto, riposizionare la piastra superiore verso il basso utilizzando il morsetto a vite anteriore avendo cura di non schiacciare il campione, regolando la distanza della piastra attraverso le due viti sul retro della piastra. Il test è una prova al limite a partire da un innesco o un test ciclico al limite.