



## **FG/TEJ DISPOSITIVO PER SPREMERE TUBETTI**

FG-TEJ dispositivo usato per spremere tubetti o bustine in prove di estrusione, ideale per testare dentifrici, cosmetici, salse, purea e creme per le mani.

- **Carico massimo: 1000N**

---

**Categorie:** [Lloyd Instruments](#), [Morsetti](#), [Per prove alimenti](#)

## **PRODUCT DESCRIPTION**

### **FG/TEJ dispositivo per spremere tubetti o bustine in prove di estrusione**

FG-TEJ dispositivo usato per spremere tubetti o bustine in prove di estrusione, ideale per testare dentifrici, cosmetici, salse, purea e creme per le mani. Si compone di una base da fissare al perno di ancoraggio della macchina corredata da quattro montanti di sostegno. La piastra superiore è costituita da due cuscinetti a rulli guidati regolabili da 0 a 25 mm, e da una ciotola per la fuoriuscita del prodotto.

Questo dispositivo deve essere usato in congiunzione ad un morsetto a guance contrapposte da collegare alla cella di carico per il serraggio del campione. Per eseguire la prova bisogna innanzitutto aprire i rulli al massimo e posizionare l'estremità del campione a testa in giù attraverso uno o entrambi i rulli aperti. Fissare poi il campione nella morsa abbassando il campione ad una posizione di partenza adeguata. Regolare la larghezza del rullo per accogliere il tubo (1-2 mm più ampio rispetto allo spessore totale del campione vuoto). Mettere la ciotola per la raccolta del prodotto sotto il campione.